

Ultrasonische reiniger Elmasonic S10

Ultrasonische reiniger zonder verwarming / Tijdregelaar / Tank inhoud 0,8 L /
Degas- Autogas functie / Sweep-functie

De ultrasonische reiniger Elmasonic S10 is een functioneel ultrasoon apparaat waarmee de basisbehoeften van ultrasonische reiniging worden gedekt. De enige tijdregelaar op het apparaat maakt de bediening van het instrument simpel en ongecompliceerd. Door de kinderlijk eenvoudige bediening is deze ultrasonische reiniger niet alleen uitstekend geschikt voor de particuliere sector (voor het reinigen van horloges en sieraden) maar kan hij ook gemakkelijk worden gebruikt in het medische veld of laboratoria. Optimale reinigende werking door de moderne powermeter van 37 kHz. De in nieuwe apparaten gebruikte ontgassingsfunctie versnelt de efficiënte ontgassing van de reinigingsvloeistof. Het autogas-gebruik voorafgaand aan de reiniging voor specifieke taken kan handmatig worden geactiveerd. Een bijzonder kenmerk van deze ultrasonische reiniger is de sweepfunctie. Hiermee wordt een homogene geluidsveldverdeling gewaarborgd door een voortdurende verschuiving van de geluidsdruk maxima. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger Elmasonic S10 raadpleeg dan de volgende data sheet of bel ons: +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Tank inhoud 0,8 liter
- Cavitatie-bestendig roestvrij stalen tank
- Inclusief kunststof deksel
- Degas / Autogas-functie
- Sweep functie
- Ultrasonische frequentie ongeveer 37 kHz
- Timer 1 .. 30 minuten
- Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld, reiniging in laboratoria, in de praktijk, in de studio of de werkplaats

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de ultrasone reiniger Elmasonic S10

Wanneer capaciteit	0.8 liter
Tub materiaal	RVS
Ultrasoon vermogen	max. 240 Watt
Verwarmingscapaciteit	niet beschikbaar
Ultrasone frequentie	ongeveer 37 kHz
Pan Binnenmaten	190 x 85 x 60 mm (B x D x H)
Buitenafmetingen van	206 x 116 x 178 mm (B x D x H)
Timer	1 ... 30 minuten
Mand maaswijdte van	7 x 1 mm
Beschermingsklasse	IP 20
Netspanning	230V

LET OP!

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:

- Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
- Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigungsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigungsmiddel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigungs vloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.
- Een opwarming van de ultrasone reiniger na 10-15 minuten van de operatie is normaal.

Omvang van de levering

1 x ultrasone reiniger Elmasonic S10, 1x kunststof deksel, 1 x Handleiding

