

Ultrasonische reiniger Elmasonic S10H

Ultrasonische reiniger met 0-60 W verwarmingsvermogen / ook geschikt voor continu gebruik / Temperatuurregelaar / Tank inhoud 0,8 liter / Reinigingstijdaanduiding / Degas-autogasfunctie / sweep functie

De ultrasonische reiniger Elmasonic S10H is een functioneel ultrasoon apparaat waarmee de basisbehoeften van ultrasonische reiniging worden gedekt. De enige tijdregelaar op het apparaat maakt de bediening van het instrument simpel en ongecompliceerd. Door de kinderlijk eenvoudige bediening is deze ultrasonische reiniger niet alleen uitstekend geschikt voor de particuliere sector (voor het reinigen van horloges en sieraden) maar kan hij ook gemakkelijk worden gebruikt in het medische veld of laboratoria. Optimale reinigende werking door de moderne powermeter van 37 kHz. De in nieuwe apparaten gebruikte ontgassingsfunctie versnelt de efficiënte ontgassing van de reinigingsvloeistof. Het autogas-gebruik voorafgaand aan de reiniging voor specifieke taken kan handmatig worden geactiveerd. Een bijzonder kenmerk van deze ultrasonische reiniger is de sweepfunctie. Hiermee wordt een homogene geluidsveldverdeling gewaarborgd door een voortdurende verschuiving van de geluidsdruk maxima. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger Elmasonic S10H raadpleeg dan de volgende data sheet of bel ons: **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Tank inhoud 0,8 liter
- Cavitatie-bestendig roestvrij stalen pan
- Zonder plastic deksel
- Degas / Autogas-functie
- Sweep functie
- Verwarmingsvermogen max. 60 Watt
- Temperatuur 30-80 ° C
- Ultrasonische frequentie ongeveer 37 kHz
- Timer 1 .. 30 minuten
- Geschikt voor continu gebruik
- Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld reiniging in laboratoria, in de praktijk, in de studio of werkplaats

Technische specificaties ultrasone reiniger Elmasonic S10H

Tank capaciteit	0.8 liter
Tank materiaal	RVS
Ultrasoon vermogen	max. 240 Watt
Verwarmingsvermogen	60 watt
Ultrasonische frequentie	ongeveer 37 kHz
Binnenmaten pan	190 x 85 x 60 mm (B x D x H)
Buitenafmetingen	206 x 116 x 178 mm (B x D x H)
Timer	1 ... 30 minuten
Mand maaswijdte	7 x 1 mm
Temperatuurregelaar	30 .. 80 ° C
Beschermingsklasse	IP 20
Netspanning	100-120V

LET OP!

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:

- Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
- Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigungsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigungs-middel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigungs-vloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Een opwarming van de ultrasone reiniger na 10-15 minuten van de operatie is normaal.

Omvang van de levering

1 x ultrasone reiniger Elmasonic S10H, 1 x kunststof deksel, 1 x Handleiding

