

Ultrasonische reiniger Elmasonic S30H

Ultrasonische reiniger met 200 W verwarming / ook geschikt voor continu gebruik /
 Temperatuurregelaar / Tankinhoud 2,75 liter / Reinigingstijdaanduiding /
 Degas autogas functie / sweep functie

De ultrasonische reiniger Elmasonic S30H is een functioneel ultrasoon apparaat waarmee de basisbehoeften van ultrasonische reiniging worden gedekt. Er zit een tijdsregelaar op het apparaat, de bediening is eenvoudig en ongecompliceerd. Door de zeer eenvoudige bediening, is deze ultrasonische reiniger niet alleen geschikt in de particuliere sector voor het reinigen van horloges, sieraden, maar kan hij ook goed gebruikt worden in medische velden of laboratoria. Optimale reinigende werking wordt door de moderne powermeter van 37 kHz verwezenlijkt. De in de nieuwe apparaten geplaatste ontgassingsfunctie versnelt de efficiënte ontgassing van de reinigingsvloeistof. De auto-degasoperatie voorafgaand aan reiniging is voor specifieke taken, manueel activeerbaar. Een bijzonder kenmerk van deze ultrasonische apparaat is de sweep functie, daarmee wordt een homogeen geluidsveld verdeling gewaarborgd door voortdurende verschuiving van de geluidsdruk maxima. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger Elmasonic S30H, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Tankinhoud 2,75 liter
- Cavitatie-bestendig roestvrij stalen pan
- Zonder accessoires
- Degas / autogas-functie
- Sweep functie
- Ultrasonische frequentie ongeveer 37 kHz
- Timer 1 .. 30 minuten
- Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld, reiniging in laboratoria, in de praktijk, in de studio of werkplaats

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de ultrasone reiniger Elmasonic S30H

Bak inhoud	2.75 liter
Materiaal bak	roestvrij staal
Ultrasoon vermogen	max. 320 Watt
Verwarmingscapaciteit	200 Watt
Ultrasone frequentie	ongeveer 37 kHz
Binnenmaten bak	240 x 137 x 100 mm (B x D x H)
Buitenafmetingen	300 x 179 x 214 mm (B x D x H)
Timer	1 ... 30 minuten
Mand maaswijdte	7 x 1 mm
Beschermingsklasse	IP 20

LET OP!

- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:
 - Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
 - Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigingsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigingsmiddel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigingsvloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.
- Een opwarming van de ultrasone reiniger na 10-15 minuten van de operatie is normaal.

Omvang van de levering

1 x ultrasone reiniger Elmasonic S30H, 1 x handleiding, optionele accessoires

