

## Ultrasonische reiniger Elmasonic S40H

**Ultrasonische reiniger met 200 W verwarming / ook geschikt voor continu gebruik / thermostaat / Tank inhoud 4.25 liter / Reinigingstijdaanduiding / Degas autogas functie / sweep functie**

De ultrasonische reiniger Elmasonic S40H is een functioneel ultrasoon apparaat die aan de basisbehoeften van ultrasonische reiniging voldoet. Er zit een tijdregelaar op het apparaat, de bediening is eenvoudig en ongecompliceerd. Door de zeer eenvoudige bediening, is deze ultrasonische reiniger niet alleen uitstekend in de particuliere sector voor het reinigen van horloges, sieraden, maar ook geschikt voor gebruik in medische velden of laboratoria ... Uw producten genieten van een optimale reinigende werking door de moderne powermeter van 37 kHz. De in de nieuwe apparaten ontgassingsfunctie versnelt de efficiënte ontgassing van de reinigingsvloeistof. Het autogas-degas gebruik voorafgaand aan reiniging is voor specifieke processen, dit kan handmatig worden geactiveerd. Een bijzonder kenmerk van dit ultrasonische apparaat is de sweep functie, hiermee wordt een homogene geluidsveld verdeling gewaarborgd door de voortdurende verschuiving van de geluidsdruk maxima. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Tankinhoud 4,25 liter
- Cavitatie-bestendig roestvrij stalen pan
- Optionele accessoires
- Degas / autogas-functie
- Sweep functie
- Ultrasonische frequentie ongeveer 37 kHz
- Timer 1 .. 30 minuten
- Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld, reiniging in laboratoria, in de studio of werkplaats

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





## Technische specificaties van ultrasone reiniger Elmasonic S40H

Tank inhoud	4.25 liter
Tank materiaal	RVS
Ultrasoon vermogen	max. 560 Watt
Verwarming vermogen	200 watt
Ultrasone frequentie	ongeveer 37 kHz
Binnenafmetingen	240 x 137 x 150 mm (B x D x H)
Buitenafmetingen	300 x 179 x 264 mm (B x D x H)
Timer	1 ... 30 minuten
Korf maaswijdte	7 x 1 mm
Beschermingsklasse	IP 20

### LET OP!

- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:
  - Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
  - Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

### LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigingsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigingsmiddel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigingsvloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.
- Een opwarming van de ultrasone reiniger na 10-15 minuten van de operatie is normaal.

### Inhoud van de levering

1x Ultrasone reiniger Elmasonic S40H, 1 x gebruikshandleiding

