

## Ultrasonische reiniger Emmi 12HC

Ultrasonische reiniger met verwarmingsregelaar 20 ... 80 ° C / ook geschikt voor continu gebruik / stroomregelaar / Tankinhoud 1,2 liter / Timer 1-60 minuten / Verwarmingsvermogen max. 200 watt / geleverd met roestvrij stalen korf

De ultrasonische reiniger Emmi 12HC is een zeer goedkoop apparaat. Ondanks de kleine prijs van de ultrasonische reiniger Emmi 12HC kan het apparaat worden vergeleken met veel duurdere apparaten. Door de zeer eenvoudige bediening is deze ultrasonische reiniger uitstekend geschikt voor thuisgebruik, bijvoorbeeld voor het reinigen van horloges, sieraden, brillen, kettingen, onderdelen van wapens, kunstgebitten. Het bijzondere van deze ultrasonische reiniger is de timer, die kan worden ingesteld op 1 ... 60 minuten. De ultrasonische reiniger Emmi 12HC is ook geschikt voor continu gebruik. De schoonmaakoplossing kan ook gebruik maken van allerlei schoonmaakmiddelen zoals wasmiddel, allesreiniger, glazenwasser, tabs voor de verzorging van een derde partij of een van de schoonmaak concentraten door ons worden aangeboden en die worden gebruikt voor zeer specifieke taken. Andere belangrijke toepassingsgebieden van de ultrasonische reinigers zijn in het laboratorium, in praktijken, in de studio of in de vrijetijdsector, bijvoorbeeld in modelbouw etc. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Tankinhoud 1,2 liter
- Roestvrij stalen pan
- Inclusief roestvrijstalen korf en RVS deksel
- Verwarming vermogen max. 200 Watt
- Verwarmingsregelaar 20 ... 80 ° C
- Vermogensregelaar 50/75/100%
- Ultrasonische frequentie van ongeveer 38 kHz
- Timer voor 1 ... 60 minuten
- Geschikt voor continu gebruik
- Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld, reiniging in laboratorium, in praktijken, in de studio of werkplaats

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





## Technische specificaties van ultrasone reiniger Emmi 12HC

Wanneer capaciteit	1,2 liter
Materiaal tank	RVS
Ultrasoon vermogen	max. 80 Watt
Ultrasoon vermogen regulator	50/75/100%
Verwarmingsvermogen	200 watt
Verwarmingsregelaar	20 ... 80 ° C
Ultrasone frequentie	ongeveer 38 kHz
Binnenafmetingen	200 x 100 x 70 mm (L x B x H)
Buitenafmetingen	225 x 125 x 170 mm (L x B x H)
Maaswijdte korf	6 x 6 mm
Timer	1 ... 60 minuten / continu
Beschermingsklasse	IP 20
Voeding	230V / 50 Hz

### LET OP!

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:

- Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
- Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

**LET OP:** Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigingsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigingsmiddel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigingsvloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.
- Een opwarming van de ultrasone reiniger na 10-15 minuten van de operatie is normaal.

### Omvang van de levering

1 x ultrasone reiniger Emmi 12HC, 1 x RVS korf, 1 x RVS deksel, 1 x 100 ml universeel concentraat EM-80, 1 x handleiding

