

Ultrasonische reiniger Emmi 40HC

Ultrasonische reiniger met timer tussen 1 en 60 Minuten / power regulator /
 Bak inhoud van 4 liter / verwarmingsregelaar 30 ... 85 ° C /
 Verwarmingsvermogen max. 300 watt / geleverd met roestvrij stalen korf

Deze universele ultrasonische reiniger is speciaal ontwikkeld voor het reinigen in laboratoria en werkplaatsen. De universele ultrasonische reiniger Emmi 40HC is de grootste in de serie. Hij heeft een inhoud van 4 liter en is uitgerust met een kraan. Onze apparaten en reinigingsmiddelen concentreren zich door de jaren heen bewezen in laboratoria, opticiens en garages. De Emmi 40HC is geschikt voor de reinigingen van brillen en brillenonderdelen, motoronderdelen, kettingen, carburateurs, wapenonderdelen, gegoten onderdelen van transportbanden en drukrollen. Het reinigingsprincipe van de ultrasonische reiniging is een combinatie van reinigingsvloeistof en hoge frequentie trillingen waarmee de vloeistof vermengd wordt. Hierdoor worden zelfs de kleinste vuildeeltjes op de moeilijkst bereikbare plaatsen verwijderd. Afhankelijk van de vuilheid duurt een reiniging 15 tot 90 minuten. De ultrasonische reiniger Emmi 40HC is volledig gemaakt van roestvrij staal, inclusief de bak. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Tankinhoud 4,0 liter
- Roestvrij stalen bak
- Inclusief RVS mand en RVS deksel
- Verwarmingsvermogen max. 300 Watt
- Verwarmingsregelaar 30 ... 85 ° C
- Vermogensregelaar 50/75/100%
- Ultrasonische frequentie ongeveer 38 kHz
- Timer voor 1 ... 60 minuten
- Maaswijdte korf: 6 mm
- Waterzink: kant, voor eenvoudige afvoer van verontreinigde vloeistof
- Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld, de reiniging van medische instrumenten op het werk, onderdelen, gemonteerde en printplaten

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Technische specificaties van de ultrasone reiniger Emmi 40HC

Wanneer inhoud van	4 liter
Tub materiaal	RVS
Ultrasoon vermogen	max. 250 Watt
Ultrasoon vermogen regulator	50/75/100%
Verwarming vermogen	300 Watt
Verwarming controller	30-85 ° C
Ultrasone frequentie	ongeveer 38 kHz
Binnenmaten pan	300 x 155 x 100 mm (L x B x H)
Buitenafmetingen	325 x 175 x 230 mm (L x B x H)
Inwendige afmetingen mand	260 x 125 x 60 mm (L x B x H)
Mand maaswijdte	6 x 6 mm
Timer	1-60 minuten / continubedrijf
Beschermingsklasse	IP 20
Voeding:	230V / 50 Hz

LET OP!

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:

- Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.
- Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigungsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigingsmiddel)
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger
- Steek uw handen niet in de reinigungs vloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is
- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank
- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.
- Een opwarming van de ultrasone reiniger na 10-15 minuten van de operatie is normaal.

Omvang van de levering

1 x ultrasone reiniger Emmi 40HC, 1 x roestvrij stalen korf, 1 x roestvrij stalen deksel, 1 x 500 ml universeel concentraat EM-80, 1 x gebruiksaanwijzing

