

## Ultrasonische reiniger Emmi 5P

**Ultrasonische reiniger met uitneembare mand / Voor het reinigen van bijvoorbeeld scheerkoppen van elektrische scheerapparaten, kunstgebitten, piercings et cetera / Capaciteit spoelbakken van 0,5 liter / Timer voor 1 ... 9 minuten / Ultrasoon vermogen maximaal 50 Watt / Geleverd met mand**

De Emmi 5P is een ultrasonische reiniger met uitneembare spoelbak. Dit apparaat is de nieuwste ontwikkeling van Emag. De ultrasonische reiniger wordt gekenmerkt door zijn verwijderbare bak die het gebruik vergemakkelijkt. Een zachte reiniging met de huidige digitale technologie voor gebruik in huis maar ook op het laboratorium. Objecten reinigen met een ultrasonische reiniger is de meest grondige methode voor het intensief reinigen van materialen van alle soorten. Het principe is dat de reinigingsvloeistof wordt verplaatst door hoogfrequente trillingen. Hierdoor worden zelfs de kleinste deeltjes die zich op laste plekken bevinden, losgetrokken. Deze ultrasonische reiniger is ongelooflijk veelzijdig en werkt zacht en grondig. De ultrasonische reiniger Emmi 5P is geschikt voor het reinigen van sieraden, brillen, scheerkoppen van elektrische scheerapparaten, munten en penningen, kunstgebitten, bretels, naalden voor het zetten van tatoeages, piercings, naalden van printers en nog veel meer. Afhankelijk van de hoeveelheid viezigheid zou een reinigingssessie met deze ultrasonische reiniger tussen de 1 en 9 minuten moeten duren. Mocht u vragen hebben over de ultrasonische reiniger Emmi 5P, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze ultrasonische reiniger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Capaciteit spoelbak 0,5 liter
- Spoelbak van RVS
- Timer voor 1 ... 9 minuten

- Inclusief kunststof mandje en deksel
- Toepassingen zijn bijvoorbeeld het reinigen van scheerkoppen van elektrische scheerapparaten en piercings

### Technische specificaties

Capaciteit spoelbak	0,5 liter
Materiaal spoelbak	RVS

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl**





Ultrasoon vermogen	Max. 50 Watt
Afmetingen binnenkant spoelbak	175 x 80 x 40 mm
Afmetingen totaal	190 x 100 x 124 mm
Timer	1 ... 9 minuten
Maaswijdte mand	19 x 20 mm
Beschermingsklasse	IP 20
Stroomvoorziening	230 V / 50 Hz

#### LET OP!

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van juwelen of andere waardevolle artikelen met de ultrasone reiniger en probeer het eerst uit met minder waardevolle spullen omdat:

- Stenen in zeer oude sieraden kunnen door opgehoopte vuiligheid op hun plek worden gehouden. Deze kunnen hierdoor loskomen door de ultrasone reiniger. Dit is geen fout van de ultrasone reiniger.

- Stenen in goedkope sieraden of sieraden worden vaak vastgezet met cement, deze kunnen ook loskomen door reiniging in een ultrasone reiniger.

LET OP: Reinig nooit organische kralen.

- Gebruik enkel reinigingsmiddelen en oplossingen, die de RVS tank van de ultrasone reiniger niet schaden. Gebruik sterke zure oplossingen nooit rechtstreeks in de tank van de ultrasone reiniger, maar plaats de te reinigen onderdelen in een met reinigungsoplossing gevuld glas of kunststofbeker, die u weer met een in warm kraanwater gevulde plaatst (Dit spaart ook reinigingsmiddel)

- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen in de ultrasone reiniger

- Steek uw handen niet in de reinigingsvloeistof wanneer de ultrasone reiniger in gebruik is

- Gebruik de ultrasone reiniger niet zonder vloeistof in de tank

- Houd het gebied rond uw ultrasone reiniger schoon en droog.

#### Inhoud van de zending van de ultrasone reiniger Emmi 5P

1x ultrasone reiniger Emmi 5P, 1x plastic mand, 1x plastic deksel, 1x 100 ml universeel reinigungsconcentraat EM-80, 1x gebruiksaanwijzing

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

